




KM-BACK

ACRYLHARZ 100% AUFLÖSBAR
Neues Kalteinbettharz von PRESI.



EINZELSTÜCKE UND SELTENE PROBEN,
die eingebettet werden müssen.

1

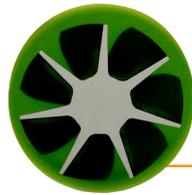

2

EXTREM SCHNELLE POLYMERISATION (10-15 Minuten)

Schnelles Einbetten.



100% WIEDERAUFLÖSBARES HARZ

Das Harz wird aufgelöst, um die Probe wieder auszubetten.


3



4

DIE PROBE IST WIEDERVERWENDBAR

Die Probe kann nach dem Auflösen des Harzes für andere Zwecke erneut eingesetzt werden.

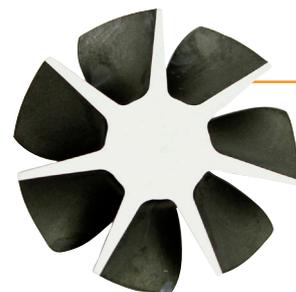

innovativ.

DAS PRESI-VERSPRECHEN. WELTWEIT.



KM-BACK HARZ

Das **KM-BACK ACRYLHARZ** wurde entwickelt, um Proben, die für die Präparation eingebettet wurden, leicht ausbetten zu können, damit diese Proben noch für andere Verwendungszwecke einsetzbar sind.

Das KM-BACK Harz kann zu 100% in Aceton aufgelöst werden.

REF.	BESCHREIBUNG
04060	Box KM-BACK HARZ (0,5L + 1kg)
04061	Box 1 KG Pulver KM-BACK HARZ
04062	FLASCHE 500ML Härter KM-BACK HARZ

DRUCKTOPF



Der Drucktopf zum Einbetten verbessert die Qualität der Einbettung. Er reduziert den Schrumpfeffekt und damit die **Spaltbildung**.



PRESI, DAS IST AUCH...

TRENNEN



EVO 400

EINBETTEN



Mecapress 3

SCHLEIFEN & POLIEREN



Mecatech 334

HÄRTEPRÜFUNG&MIKROSKOPE



HZ50-4 vollautomatischer Härteprüfer

VERBRAUCHSMATERIAL



Diamanttrennscheiben



WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER
WWW.PRESI.COM



Parameter zur Auflösung des KM-Back mit Aceton

	LANGSAMES RÜHREN		SCHNELLES RÜHREN	
	Raumtemperatur	50°C	Raumtemperatur	50°C
1g in 40 ml	45 min	10 min	40 min	8 min
7g in 60 ml	3h	45 min	2,5h	40 min
27g* in 100 ml	12h	4,5h	11h	4h

* Harzgewicht für eine Einbettform mit Ø 30mm

WIRD VERWENDET MIT ...

...diesen **Einbettformen** :



Teflon



Silikon



Polyethylen

...und folgendem **Einbettzubehör**



Probenfixierung mit Metallfeder



Kunststoff-Fixierungen



Anrührbecher



Nitrilhandschuhe